

无需检测设备的组胺检测

无论何时、无论何地，任何人都可以轻松完成的组胺检测！

Histamine Check Swab

简单

完成样品前处理后，
只需用棉棒取样


快速

反应时间只需5分钟

无需设备

根据反应的颜色程度
目测确认

各组胺浓度的颜色变化

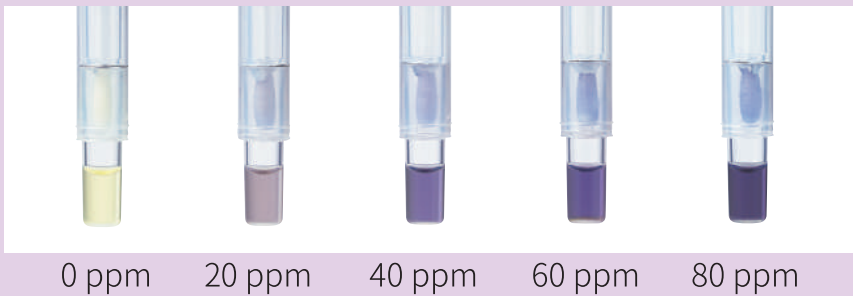

► 测定鱼肉、鲣节·木鱼花、鱼酱等产品的组胺含量！

测定原理

组胺 $\xrightarrow[\text{色素}]{\text{酶}}$ 发色



鱼加工现场



鲣节·木鱼花



鱼酱

操作流程 (检测物是鱼肉等固体物时)

- 

把鱼肉搅碎。
- 

将搅碎的鱼肉用水稀释2-5倍。
- 

样品不同有可能出现反应颜色有误的情况,进行加热处理(沸腾热水中加热5分钟等)有可能会有所改善。
- 

将棉棒插回试管主体按至底部。
- 

反复摇晃,使试管中部的液体全部落至试管底部。
- 

充分溶解粉末状发色试剂。
- 

5分钟后根据反应颜色的程度确认稀释后的组胺浓度。

【注意事项】

- 请勿在自主检验、研究用途以外的目的使用本产品。
- 建议前处理使用的容器最好为塑料材质。
- 本产品为测量组胺的简易检测棒,待测样品不同或样品的前处理方法不同,会出现反应颜色有误、无法正确检测的可能。
- 使用本产品前请仔细阅读操作说明书。
- 请将本产品恢复室温(18~30°C)后再使用。

【产品规格】

- 检测范围 20 ppm ~ 80 ppm (样品稀释2倍时为40 ppm ~ 160 ppm)
- 反应时间 5分钟
- 查出方法 根据反应的颜色程度目测确认



扫码了解更多
Histamine Check Swab信息

制造销售商:

kikkoman

龟甲万百欧凯米发株式会社
(Kikkoman Biochemifa Company)

东京 〒105-0003 东京都港区西新桥 2-1-1
TEL: 03-5521-5490 FAX: 03-5521-5498

E-mail: biochemifa@mail.kikkoman.co.jp
URL: <https://biochemifa.kikkoman.co.jp/c/>

※本产品所登载内容可能因厂家变动而随时更新,敬请谅解。

富士胶片和光(广州)贸易有限公司

广州市越秀区先烈中路69号东山广场30楼3002-3003室

北京 Tel: 010 64136388 广州 Tel: 020 87326381

上海 Tel: 021 62884751 香港 Tel: 852 27999019

询价: wkgz.info@fujifilm.com

官网: labchem.fujifilm-wako.com.cn

化学分析微信



目录价查询

